

MilevaViewer 取扱説明書

2025 年 4 月 1 日


株式会社 クリオ

目次

目次	1
1 メイン画面	2
1.1 メイン画面説明	2
1.2 右クリックメニュー説明	3
2 Settings	4
2.1 Camera Setting1	4
2.2 Camera Setting2	5
2.3 Shot Option	6
2.4 Video Option	7
2.5 Display	8
2.6 Mileva Help	9
3 履歴	10

1 メイン画面


1.1 メイン画面説明

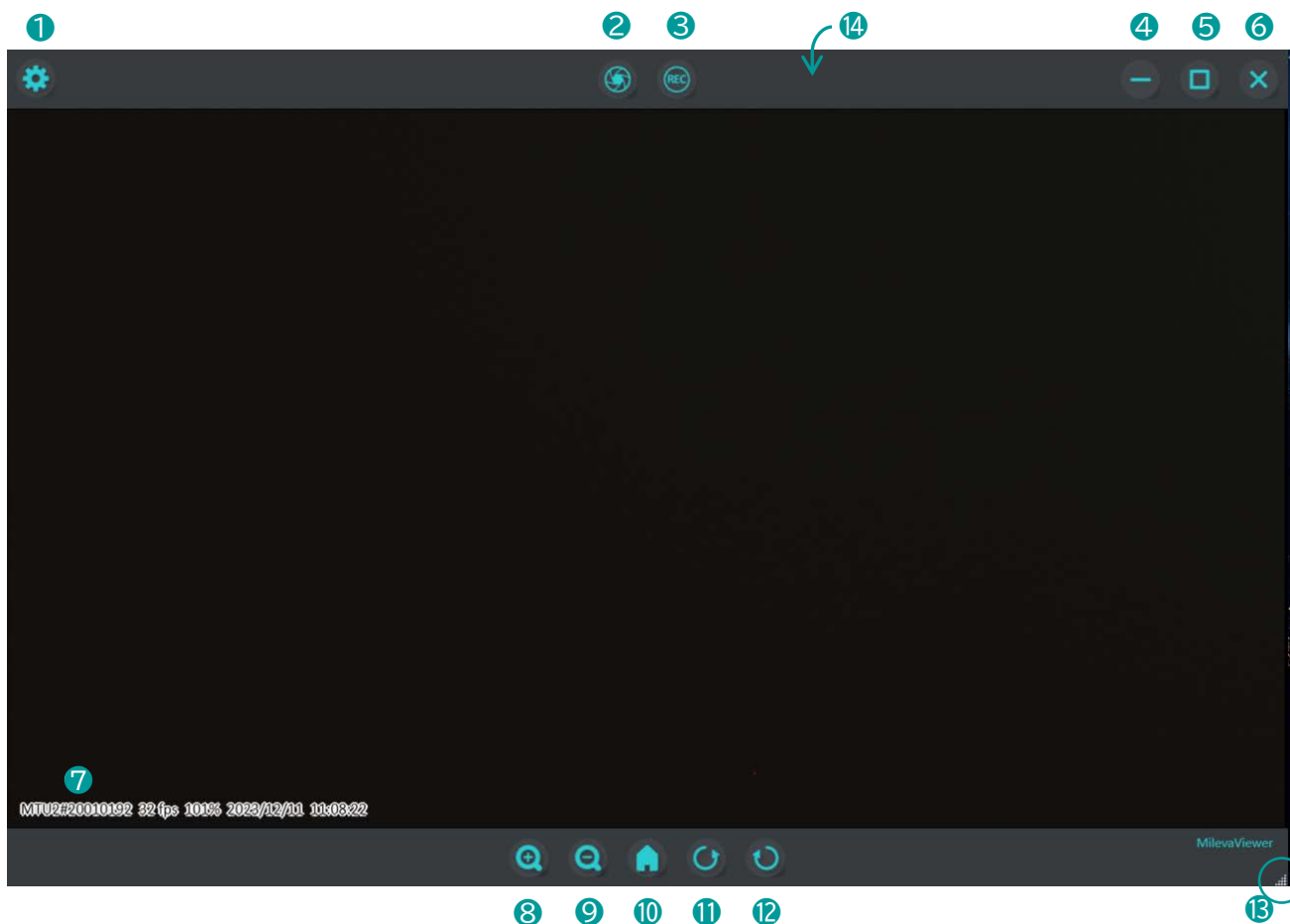

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| ① 設定メニューボタン | 設定メニューを開く |
| ② 静止画撮影ボタン | 静止画を撮影する |
| ③ 録画開始ボタン | 録画する |
| ④ 最小化ボタン | ウィンドウを最小化する |
| ⑤ 最大化ボタン | ウィンドウを最大化する |
| ⑥ 閉じるボタン | MilevaViewer を終了する |
| ⑦ 情報表示 | 指定した情報を表示する |
| ⑧ 拡大表示ボタン | 拡大表示する |
| ⑨ 縮小表示ボタン | 縮小表示する |
| ⑩ デフォルト表示ボタン | デフォルトの画像サイズで表示する |
| ⑪ 90 度回転ボタン | 現在の表示を反時計回りに回転して表示する |
| ⑫ -90 度回転ボタン | 現在の表示を時計回りに回転して表示する |
| ⑬ ウィンドウサイズ調整 | ウィンドウの大きさを調整する |
| ⑭ ウィンドウ位置移動 | この領域をマウスでドラッグしてウィンドウ位置を移動する |

[目次へ](#)

1.2 右クリックメニュー説明

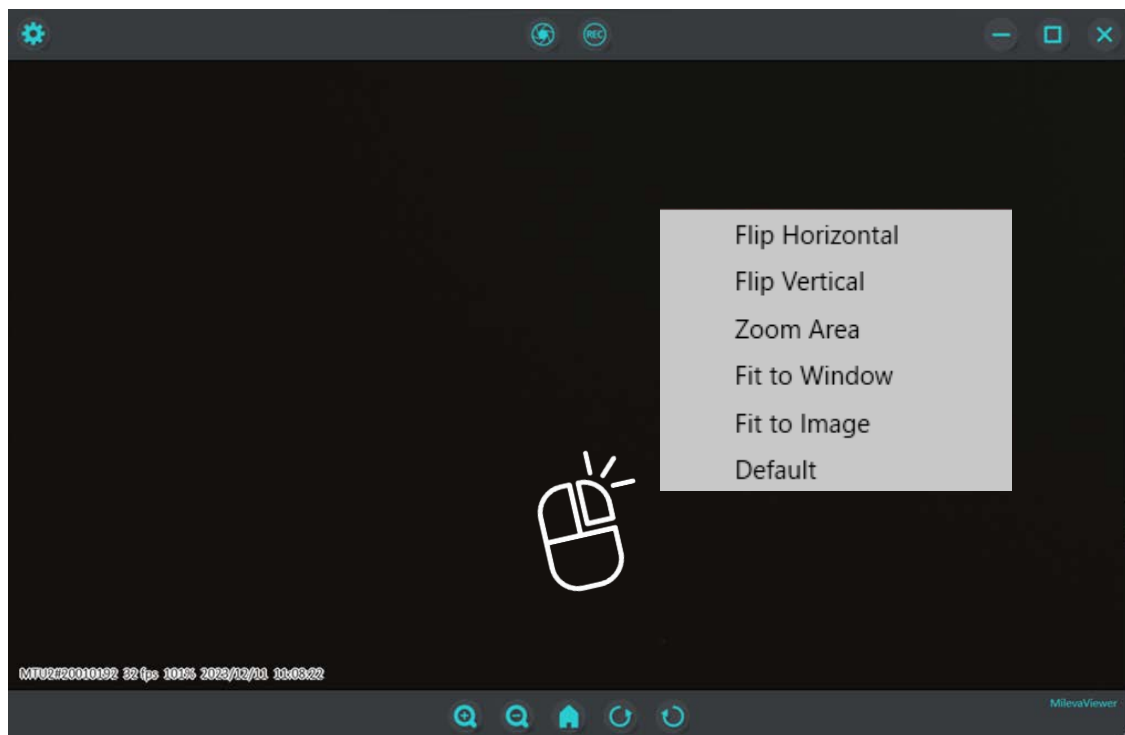

1.2.1 Flip Horizontal

左右反転表示

1.2.2 Flip Vertical

上下反転表示

1.2.3 Zoom Area

指定範囲をズーム表示

1.2.4 Fit to Window

ウィンドウの幅、もしくは高さに合わせて画像を縮尺表示する

1.2.5 Fit to Image

現在表示されている画像に合わせてウィンドウの幅と高さを変更する

1.2.6 Default

デフォルトの画像サイズで表示する

[目次へ](#)

2 Settings

2.1 Camera Setting1

2.1.1 Camera Select

カメラを選択する

2.1.2 Size

カメラの解像度を選択する

2.1.3 Mileva Setting

2.1.3.1 LED

Mileva Sensor の LED を設定
デフォルト：0

2.1.3.2 Gain

Mileva Sensor の Gain を設定
デフォルト：150

2.1.3.3 Shutter

Mileva Sensor の Shutter Speed を設定
デフォルト：12

2.1.3.4 DG/R

Mileva Sensor の Digital Gain R を設定
デフォルト：378

2.1.3.5 DG/GR


Mileva Sensor の Digital Gain GR を設定
デフォルト：266

2.1.3.6 DG/GB

Mileva Sensor の Digital Gain GB を設定
デフォルト：270

2.1.3.7 DG/B

Mileva Sensor の Digital Gain B を設定
デフォルト：494

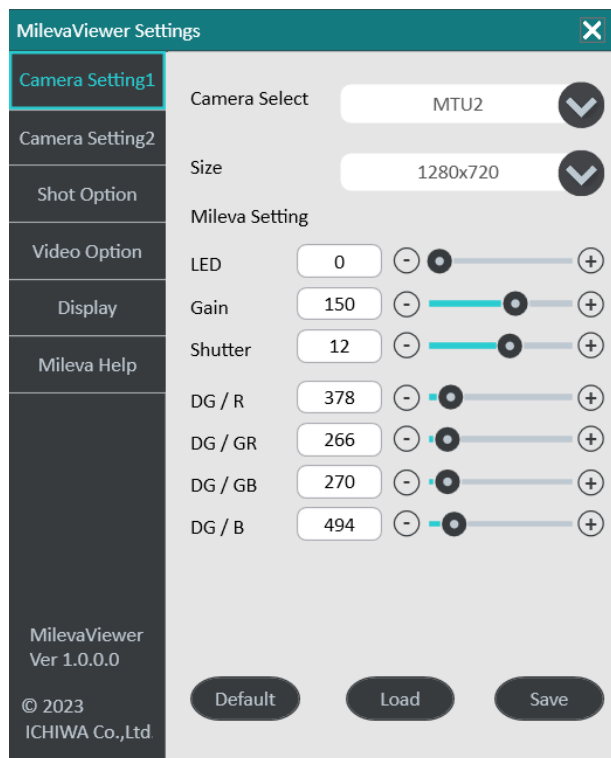

[目次へ](#)

2.2 Camera Setting2

2.2.1 Pixel Defect Correction

画素欠陥補正の設定

ON：画素欠陥補正をする

OFF：画素欠陥補正をしない

2.2.2 Shading Correction

周辺光量補正の設定

ON：周辺光量補正をする

OFF：周辺光量補正をしない

2.2.2.1 Contrast

周辺光量のコントラストを設定

デフォルト：0.0

2.2.2.2 Brightness

周辺光量の明るさを設定

デフォルト：1.0

2.2.3 Gamma Correction

ガンマ補正の設定

ON：ガンマ補正をする

OFF：ガンマ補正をしない

2.2.3.1 Gamma

ガンマ補正值の設定

デフォルト：1.0

2.2.4 Noise Filter（静止画保存時に有効。画面表示は変わりません）

ノイズ除去の設定


ON：ノイズ除去をする

OFF：ノイズ除去をしない

2.2.4.1 Sigma

ノイズ除去レベルの設定

デフォルト：1

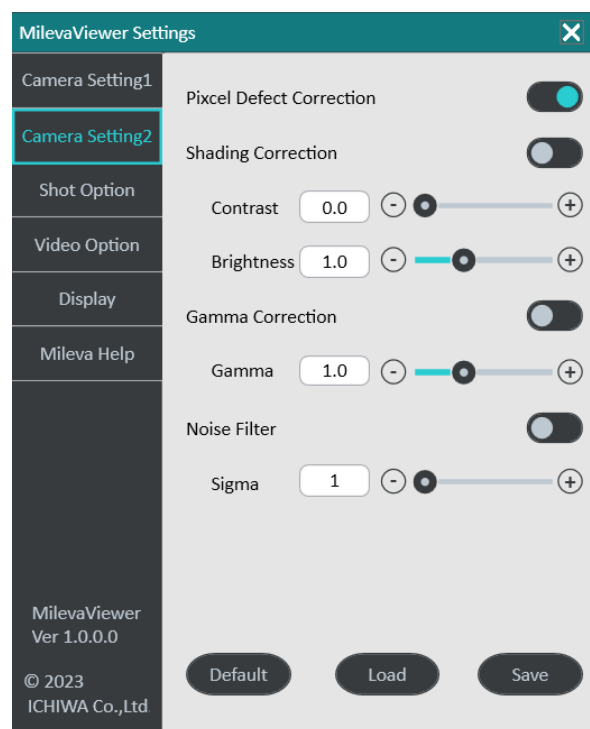

[目次へ](#)

2.2.5 Default / Load / Save

Camera Setting1/2 の設定の読み込み・保存

2.2.5.1 Default


初期設定に戻す

2.2.5.2 Load

保存されている設定を読み込む

2.2.5.3 Save

現在の設定を保存する

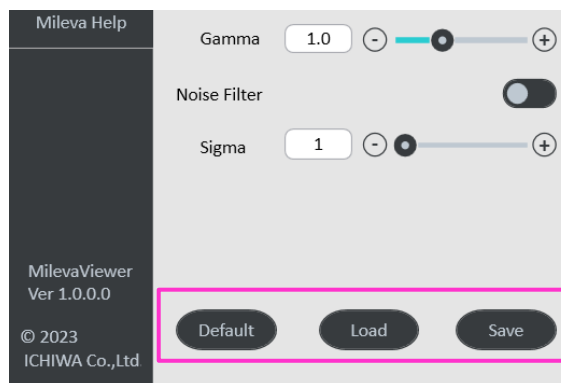

2.3. Shot Option

2.3.1 Shot Format

静止画保存形式を指定する
デフォルト：Bitmap

2.3.2 Jpeg Compression

Jpeg の圧縮率を指定する
デフォルト：85

2.3.3 Shutter Sound

静止画撮影時の音設定
ON：音を鳴らす
OFF：音を鳴らさない

2.3.4 Shot Filename Auto


静止画自動ファイル名設定
ON：ファイル名に保存日時を自動で付ける
OFF：[Shot Filename]で指定したファイル名を付ける（同ファイル名が存在した場合は上書きする）

2.3.5 Shot Filename

静止画ファイル名を指定する

2.3.6 Shotfile Save Folder

静止画を保存する場所を指定する

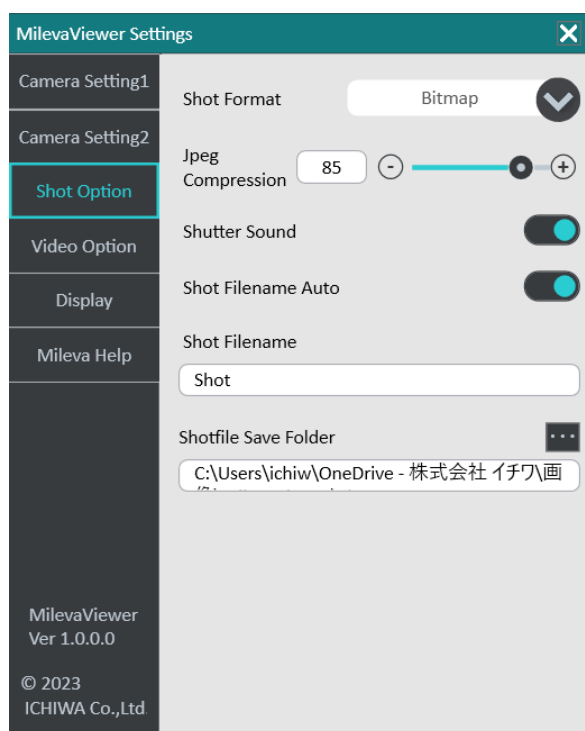

[目次へ](#)

2.4 Video Option

2.4.1 Video Format

動画保存形式を指定する
デフォルト：MP4

2.4.2 Video Quality

動画録画品質を指定する
デフォルト：Low

2.4.3 Video Sound

動画撮影開始・終了時の音設定
ON：音を鳴らす
OFF：音を鳴らさない

2.4.4 Video Filename Auto


動画自動ファイル名設定
ON：ファイル名に保存日時を自動で付ける
OFF：[Video Filename]で指定したファイル名を付ける（同ファイル名が存在した場合は上書きする）

2.4.5 Video Filename

動画ファイル名を指定する

2.4.6 Videofile Save Folder

動画を保存する場所を指定する

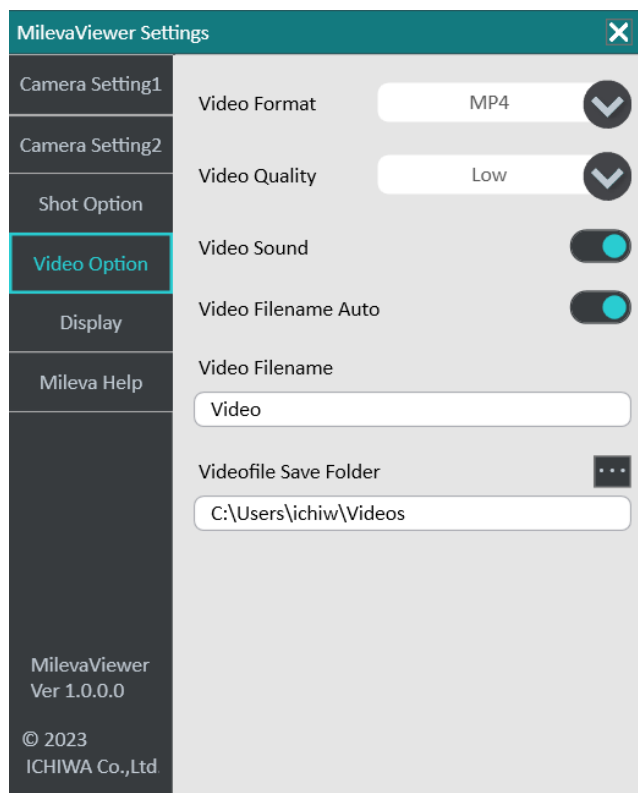

[目次へ](#)

2.5 Display

2.5.1 Always On Top

ウインドウ表示の設定

ON：常にウインドウを手前にする

OFF：常にウインドウを手前にしない

2.5.2 Header

ヘッダー表示設定

ON：ヘッダーを常時表示する

OFF：ヘッダーを常時表示しない

2.5.3 Footer

フッター表示設定

ON：フッターを常時表示する

OFF：フッターを常時表示しない

2.5.4 Information

Information 表示設定

ON：Information 全体を常時表示する

OFF：Information 全体を常時表示しない

2.5.4.1 1. Camera Name

カメラ名称の表示設定

2.5.4.2 2. Framerate

フレームレートの表示設定

2.5.4.3 3. Magnification

倍率の表示設定

2.5.4.4 4. Date



日付の表示設定

2.5.4.5 5. Time

時間の表示設定

2.5.4.6 6. String

ピンク枠内に記載したテキストの表示設定

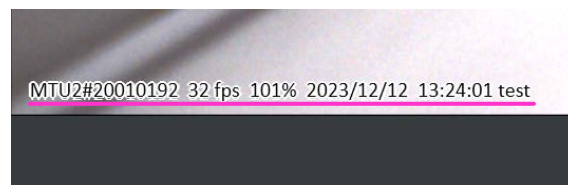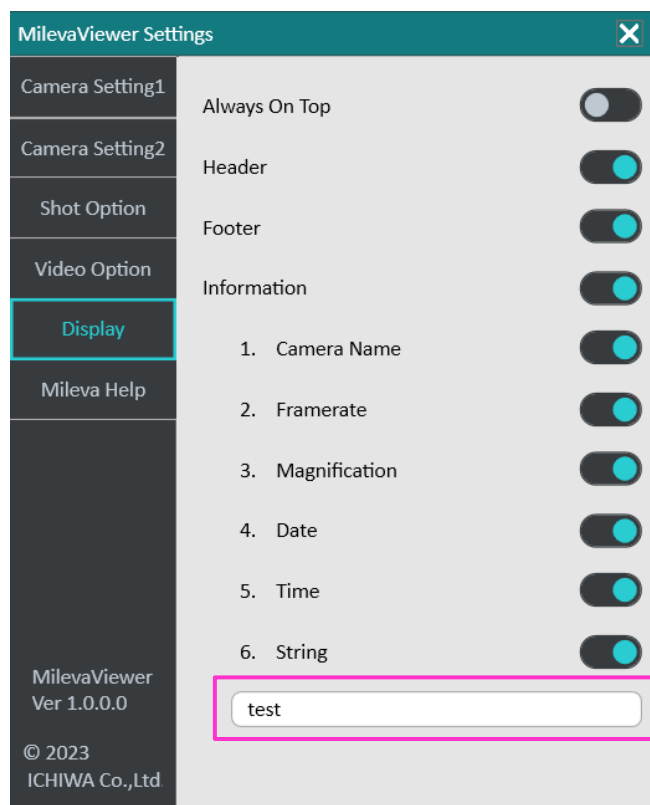

[目次へ](#)

2.6 Mileva Help

2.6.1 Serial Number

本機器のシリアルナンバー表示

2.6.2 USB Mode

本機器の USB Mode の表示

2.6.3 Temperature

本機器のカメラ内部温度の表示

2.6.4 DLL Information


DLL 情報表示

2.6.5 Firmware Information

本機器のファームウェア情報表示

2.6.6 Firmware Update

ファームウェアをアップデートする

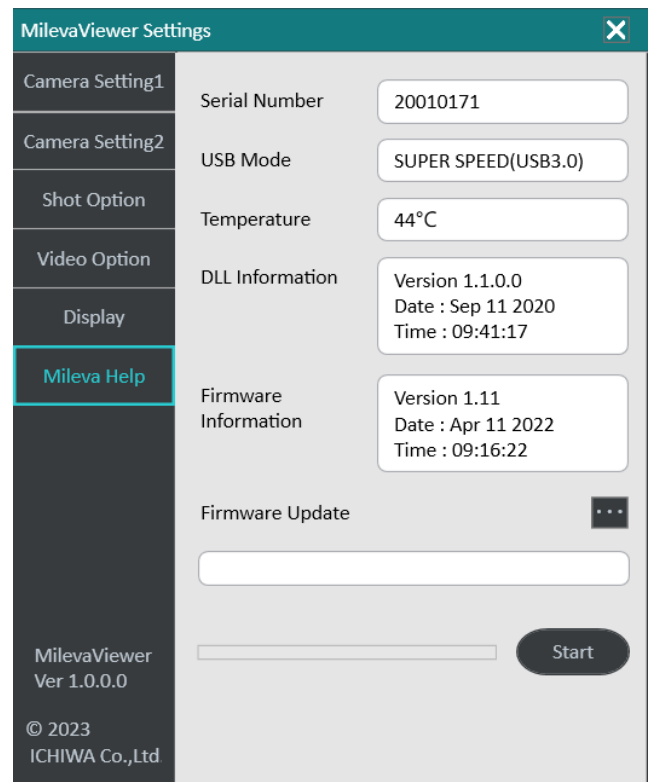

[目次へ](#)

3 履歴

初版：2023 年 12 月 13 日

第 2 版：2025 年 4 月 1 日（社名変更に伴い）

[目次へ](#)